

组织细胞固定液(40% PFA)

产品简介

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

组织细胞固定液(40% PFA)又称多聚甲醛固定液(40% PFA)，主要由多聚甲醛、磷酸盐、去离子水等组成，pH值约为7.4，该固定液适合于绝大多数组织和细胞的固定，组织细胞固定液(40% PFA)是免疫组织化学和培养细胞的固定液之一，常与其他固定剂混合用，其浓度较高，如单独使用应采用磷酸盐缓冲液稀释至4%。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS089F0	ADS089F1	Storage
组织细胞固定液(40% PFA)		100ml	500ml	4°C 避光
使用说明书	1份			

操作步骤(仅供参考)

- 一般组织固定时间控制在4~12h，大标本应适当延长固定时间。
- 培养细胞或细胞爬片固定时间控制在10~15min，特殊情况除外。

注意事项

- 组织细胞固定液(40% PFA)有一定刺激性和腐蚀性，开封后，储存过久固定效果易下降。
- 避免过度延长固定时间，否则易引起细胞内生物大分子过度交联。
- 组织取材的厚度不同，固定时间也不同。
- 固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于10:1。
- 温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
- 取出新鲜组织后应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 本品浓度较高，储存时间长，易出现白色的聚甲醛沉淀，属正常现象，水浴锅助溶即可。
- 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月。低温运输，4°C保存。

