

## DNA 非变性加样缓冲液(2×)

### 产品简介

DNA 非变性加样缓冲液(2×)是一种非变性的 DNA 上样缓冲液, 该试剂主要由 Tris、EDTA、甘油等组成, 不含溴酚蓝, 加样后易下沉, 使用时需稀释至 1×使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	
	ADS003N0	Storage
DNA 非变性加样缓冲液(2×)	5ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、DNA 样品与 DNA 非变性加样缓冲液(2×)等量混合。
- 2、直接加到 DNA 胶内, 电泳。

### 注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月。