

Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)

产品简介

Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)由 1MTris、Tricine、SDS 等组成，不含变性剂 SDS，用于 Tris-Tricine 缓冲液系统分离 SDS 和多肽，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	Tris-Tricine 阴极缓冲液(5×)	ADS026E0
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后，先在电泳装置的下缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阳极缓冲液，装配，和上缓冲液槽连接。
- 2、上缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阴极缓冲液，以覆盖加样孔。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月。