

Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)

产品简介

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液, 1×工作液中含有 25mMTris、250mM 甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液, 该试剂是 1×的粉剂, 主要由 25mMTris、0.25M 甘氨酸、1%SDS 组成, 溶解于蒸馏水或去离子水使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS028E0	ADS028E1	ADS028E2	Storage
	Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)		10×1L	1L	10L
使用说明书	1 份				

操作步骤(仅供参考)

- 1、取 1 份 Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)充分溶解于 700ml 蒸馏水或去离子水, 补水至 1000ml, 即为 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月。