

## 抗体储存液

### 产品简介

抗体的稳定性对于抗体的保存和使用极其重要，IgG 是最稳定的球蛋白之一，通常在 pH5 ~ 9、浓度小于 20mg/ml 的缓冲液中最稳定，抗体储存液由磷酸盐、保护剂等组成，pH=7.0~7.2，可用于常规抗体的保存，由于本品含有保护剂，可有效避免在低温条件下抗体溶液结冰的情况。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS010Z0	Storage
	抗体储存液		100ml
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、将制备好的抗体溶液与抗体储存液按 1:2~3 的比例混合，充分溶解后，4℃条件下可短期保存，-20℃~-80℃保存 2 年或更长时间。

### 注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月。