

网状纤维染色液(改良Gomori银氨法)

产品简介

网状纤维(Reticularfiber)是网状结缔组织内的一种纤维,由网状细胞所产生,直径多在0.2~1.0 μm ,有韧性而没有弹性,网状纤维的染色方法很多,但染色原理基本一致,大都采用银氨浸法。改良Gomori网状纤维染色原理是利用银氨液易被组织吸附与组织的蛋白质结合,经甲醛还原成黑色或棕黑色的金属银,沉积于组织内及其表面;传统方法中还原后先采用氯化金调色,再用硫代硫酸钠溶液洗去组织上未还原的银盐,本改良法省略该步骤,使网状纤维对比得更清晰。

网状纤维染色液(改良Gomori银氨法)主要经过氧化、漂白、媒染、浸银、还原步骤,与改良Gordon-Sweets法不同之处在于后者采用酸性氧化剂和核固红复染液,冰冻切片、低温切片和火棉胶切片均可用于网状纤维染色,各种固定液均可采用,重金属汞盐或铋盐固定液偶尔会产生一些非特异性银背景,常用于鉴别肿瘤的性质和来源、癌与肉瘤、淋巴肉瘤与网状细胞肉瘤、血管内皮瘤与血管外皮瘤、骨尤文瘤与骨网状细胞肉瘤、脑膜瘤与星形细胞瘤、恶性神经鞘瘤及早期浸润癌等。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS007DC0 5×50ml	Storage
试剂(A):Gomori氧化剂	50ml	RT避光
试剂(B):草酸溶液	50ml	RT
试剂(C):硫酸铁铵溶液	50ml	RT
试剂(D):Gomori银氨溶液	50ml	4°C避光
试剂(E):Gomori还原剂	50ml	RT
使用说明书	1份	

自备材料

- 1、蒸馏水、10%福尔马林固定液
- 2、二甲苯或环保脱蜡透明液、中性树胶

操作步骤(仅供参考)

- 1、组织固定于10%福尔马林固定液,常规脱水包埋。
- 2、切片厚4 μm ,常规二甲苯或脱蜡透明液脱蜡至水。

- 3、把切片平置在染色架上，滴加Gomori氧化剂氧化5min，稍水洗
- 4、入草酸溶液漂白1~2min，流水冲洗2min，蒸馏水稍洗。
- 5、硫酸铁铵溶液媒染5min，稍水洗，蒸馏水稍洗。
- 6、滴加Gomori银氨溶液染色3min，蒸馏水稍洗。
- 7、Gomori还原剂还原1min，流水冲洗10min。
- 8、常规脱水，二甲苯或脱蜡透明液透明，中性树胶封固。

染色结果

网状纤维	黑色
胶原纤维	黄色至黄棕色
胞核	褐色至褐黑色

注意事项

- 1、玻璃器皿必须用洗涤液浸泡1天，自来水冲洗干净，蒸馏水冲洗2次。
- 2、10%福尔马林固定液是较为适合的固定液，不宜采用含汞的固定剂如Zenker液，否则易导致切片非特异性沉淀。
- 3、Gomori银氨溶液不太稳定，对光的敏感性较强，应4°C避免保存，恢复至室温后使用。
- 4、本试剂盒除氨银溶液不稳定，保质期短，其他试剂保质期都较长，如氨银溶液过期，可单独选购此试剂，其他试剂可继续使用。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月有效。低温运输，按要求保存。