

Western 洗涤液

产品简介

Western洗涤液(Western Wash Buffer)可用于 Western时一抗或二抗孵育后的洗涤，主要由 TBS、去污剂等组成，适当的洗涤可以降低背景，增强信噪比，每张膜洗涤大约需要 10~15ml 洗涤液。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS043W0	ADS043W1	Storage
	Western Wash Buffer		100ml	500ml
使用说明书				1份

自备材料

- 1、摇床、洗涤容器

操作步骤(仅供参考)

- 1、在一抗或二抗孵育结束后，加入少量 Western 洗涤液使之能盖住蛋白膜，摇床上摇动洗涤 5min。
- 2、吸尽洗涤液或更换洗涤容器，再加入新的洗涤液，洗涤 3 次，每次 5min。
- 3、进行后续的操作。如果按照上述洗涤条件 Western结果背景仍然较高，可以适当延长洗涤时间并增加洗涤次数；一般情况下,延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对 Western结果产生负面影响。

注意事项

- 1、Western 洗涤液一旦启用建议在 2 周内用完。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月有效。