

通用定影液

产品简介

通用定影液是用于Western、Northern、Southern等后续压片曝光后显影的定影溶液，公司配方特别适用X光片的定影，也可用于普通的黑白底片或照片的定影。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS045W0	Storage
	通用定影液		500ml
使用说明书		1 份	

自备材料

- 1、X光片、红灯
- 2、显影液、自来水

操作步骤(含显影定影, 仅供参考)

- 1、显影：把X光片完全浸没在显影液内，一般显影10s~2min。具体显影时间要根据显影情况而定，可以在红灯下观察，当发现显影的程度已经达到预定目标，即可停止显影，进行后续步骤。
- 2、水洗：在自来水中冲洗2~3min，以完全冲洗去显影液。
- 3、定影：浸没在定影液内，定影2~5min左右，定影时间再长一些如10min，通常对洗片的结果没有明显影响。
- 4、水洗：在自来水中冲洗2~5min，以充分洗去各种残留溶液和试剂。

注意事项

- 1、曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。
- 2、显影液用于胶片时：冲卷2~6分钟，印放1~3分钟。
- 3、定影液用于胶片时：软片约10分钟，印放10~15分钟。
- 4、试剂可重复使用5~10次，不宜超过20次，最终重复次数需根据使用效果酌情考量。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月。20~25°C保存，2个月有效。