

停影液

产品简介

停影液是用于Western、Northern、Southern等后续压片曝光后的停止显影的溶液，公司停影液配方特别适用X光片的显影后的停影，也可用于普通的黑白底片或照片的显影后的停影。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS047W0	Storage
	停影液		500ml
使用说明书		1份	

自备材料

- 1、X光片、红灯
- 2、自来水、显影液、定影液

操作步骤(含显影定影, 仅供参考)

- 1、显影：把X光片完全浸没在显影液内，一般显影10s~2min，具体显影时间要根据显影情况而定，可以在红灯下观察，当发现显影的程度已经达到预定目标即可停止显影，进行后续步骤。
- 2、水洗：在自来水中冲洗2~3min，以完全冲洗去显影液。
- 3、停影：立即置于停影液中进行处理3~5min，如有必要可进行下列操作。
- 4、定影：浸没在定影液内，定影2~5min，定影时间再长一些如10min，通常对洗片的结果没有明显影响。
- 5、水洗：用自来水冲洗2~5min，以充分洗去各种残留溶液和试剂。

注意事项

- 1、曝光、显影、停影、定影等步骤均应在严密的避光环境中进行。
- 2、停影液有一定腐蚀性，应注意小心操作。
- 3、显影液用于胶片时：冲卷2~6分钟，印放1~3分钟。
- 4、定影液用于胶片时：软片约10分钟，印放10~15分钟。
- 5、试剂可重复使用5~10次，不宜超过20次，最终重复次数需根据使用效果酌情考量。
- 6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。