

# 通用显影粉

### 产品简介

通用显影液是用于Western、Northern、Southern等后续压片曝光后的显影溶液。公司配方特别适用X光片的显影,也可用于普通的黑白底片或照片的显影,通用显影粉是通用显影液的粉剂状态,溶解于去离子水后即为通用显影液。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

## 产品组成

	编号	ADS048W0	Storage
名称		1L	
通用显影粉 A(小袋)		1包	RT
通用显影粉 B(大袋)		1包	RT
使用说明书		1份	

### 自备材料

- 1、X光片、红灯
- 2、自来水、去离子水、定影液
- 3、磁力搅拌器、烧杯

#### 操作步骤(含显影定影,仅供参考)

- 1、配制通用显影液: 取1升烧杯,加入约800ml的去离子水中(50℃左右),然后加入通用显影粉A(小袋,药粉少),充分溶解后再加入通用显影粉B(大袋,药粉多),待全部溶解后补水至1000ml,即可使用。如有必要可用100目滤网过滤一次。
- 2、显影: 把X光片完全浸没在显影液内,一般显影10s~2min。具体显影时间要根据显影情况而定,可以在红灯下观察,当发现显影的程度已经达到预定目标,即可停止显影,进行后续步骤。
- 3、水洗:在自来水中冲洗2~3min,以完全冲洗去显影液。
- 4、定影: 浸没在定影液内, 定影2~5min左右, 定影时间再长一些如10min, 通常对洗片的结果没有明显影响。
- 5、水洗:在自来水中冲洗2~5min,以充分洗去各种残留溶液和试剂。

#### 注意事项

1、曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。



- 2、显影液用于胶片时:冲卷2~6分钟,印放1~3分钟。
- 3、定影液用于胶片时: 软片约10分钟, 印放10~15分钟。
- 4、试剂可重复使用5~10次,不宜超过20次,最终重复次数需根据使用效果酌情考量。
- 5、试剂配成溶液后,应4℃避光保存,6个月有效。
- 6、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24个月。