

## 醋酸银显影液

### 产品简介

醋酸银显影液主要由阿拉伯胶、乙酸银等组成，是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS061IH0	Storage
试剂(A): 醋酸银显影缓冲液	100ml	RT 避光
试剂(B): 醋酸银	1 支	RT 避光
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、配制醋酸银显影液：把 1 支醋酸银完全溶解于 100ml 醋酸银显影缓冲液，即为醋酸银显影液；4℃避光保存 3 个月有效。
- 2、组织切片用蒸馏水洗 5min，重复 2 次。
- 3、显影：切片浸入在醋酸银显影液内，无需避光，一般显色 3~5min，具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min，重复 2 次。

**染色结果：**阳性呈黑色状颗粒，背景干净。

### 注意事项

- 1、配制好的醋酸银显影液应尽量快使用，以免失效。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**6 个月。