

乳酸银显影液

产品简介

乳酸银显影液主要由阿拉伯胶、柠檬酸、对苯二酚、乳酸银等组成，是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS062IH0	Storage
试剂(A): 显影液	90ml	4°C 避光
试剂(B): 乳酸银溶液	10ml	4°C 避光
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min，重复 2 次。
- 2、配制乳酸银显影工作液：按试剂(A)：试剂(B)=9：1 混合，即为乳酸银显影液，临用前配制，不易提前配制。
- 3、显影：切片浸入乳酸银显影液内，避光显影，一般显色 3~5min，具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min，重复 2 次。

染色结果：阳性呈黑色状颗粒，背景干净。

注意事项

- 1、注意避光保存，避免强光直射。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：3个月；4°C运输和保存。