

## AGN 银显影液(A 法)

### 产品简介

AGN 银显影液(A 法)主要由阿拉伯胶、柠檬酸、AGN 银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS063IH0 100ml	Storage
试剂(A): AGN 银显影 A 液	98ml	RT 避光
试剂(B): AGN 银显影 B 液	2ml	4°C 避光
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 2、临用前, 按试剂(A): 试剂(B)=49: 1 混合, 即为 AGN 银显影液。
- 3、切片浸入 AGN 显影液内, 避光显色 3~5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

**染色结果:** 阳性呈黑色状颗粒, 背景干净。

### 注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 3个月。常温运输, 4°C保存。