

Apathy 糖胶封片剂

产品简介:

Apathy 糖胶封片剂主要由阿拉伯胶、蔗糖、防腐剂等组成，是常用的封片剂。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS087IH0	ADS087IH1	Storage
	Apathy 糖胶封片剂		10ml	50ml
使用说明书		1 份		

操作步骤(仅供参考)

(一)贴壁细胞样品

染色完毕后，尽量吸干染色液。加 1 滴 Apathy 糖胶封片剂于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。

(二)组织切片

染色完毕后，尽量吸干净染色液。加 1 滴 Apathy 糖胶封片剂于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。

(三)其它样品

参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月。低温运输，4°C 保存。