

## 隐孢子虫卵囊染色液(金胺-酚法)

### 产品简介

隐孢子虫卵囊染色检查方法有金胺-酚染色法、改良抗酸染色法、金胺-酚染色法改良抗酸染色法等，金胺-酚染色液由金胺、酚、适用于新鲜粪便样本或经福尔马林固定后的样本。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS075DZ0 3×20ml	Storage
试剂(A): 金胺酚染色液	20ml	RT 避光
试剂(B): 分化液	20ml	RT
试剂(C): 氧化剂	20ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、准备粪便标本薄涂片，自然晾干，甲醇中固定 2~3min。
- 2、滴加金胺酚染色液于晾干的粪膜上，放置 10~15min，水洗。
- 3、滴加分化液于粪膜上，放置 1min，水洗。
- 4、滴加氧化剂于粪膜上，放置 1min，水洗。
- 5、待干、荧光显微镜检查。

### 染色结果

低倍荧光显微镜下，卵囊呈一圆形小亮点，发出乳白色荧光；低倍荧光显微镜下，卵囊呈乳白色或略带绿色，卵囊壁为一薄层，多数卵囊周围深染，中央淡然，呈环状。

### 注意事项

- 1、有些标本可出现非特异性的荧光颗粒，注意加以区别。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**12 个月。