

丽春红染液

本产品常温运输；保存于4°C,保质期12个月。

产品规格：

货号	规格
ADS007ZF	100mL

产品简介：

丽春红是一种常用蛋白质染色剂。试剂本身带负电荷，既可与带正电荷的氨基酸残基相结合，也可与蛋白质非极性区结合，从而在印迹膜上形成清晰的红色条带；同时这种结合具有可逆性，染色后可用纯水、PBS缓冲液等进行漂洗脱色，对后续实验不产生影响。本产品可用于检测WesternBlot实验中PVDF或NC膜上的蛋白，以检测蛋白的转膜效率，具有灵敏度高，使用方便等优点。

使用说明：

- 1、蛋白转移完毕后，将PVDF或NC膜完全浸没在丽春红染液中，摇动染色3~5min；
- 2、使用纯水、PBS缓冲液或其它适当溶液对印迹膜进行漂洗2~3次，每次3~5min，去除未与蛋白结合的染料，直至膜上出现清晰条带；
- 3、检测结束后，再次使用纯水，PBS缓冲液或其它合适的溶液漂洗印迹膜2~3次，每次3~5min，去除与蛋白结合的丽春红染料；
- 4、按照正常步骤，进行后续的WesternBlot检测。

注意事项：

- 1、丽春红染液不适用于尼龙膜上蛋白的检测；
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、本产品仅限科研使用。