

LB 冷冻冲缓液

产品简介

生长在平板或液体培养的细菌可在一定浓度的甘油 LB 培养基中保存，作为一种替代法，细菌也可保存在 LB 冷冻冲缓液。

LB 冷冻冲缓液主要由磷酸盐、硫酸铵、甘油、LB 培养基等组成，经无菌处理，主要用于培养保菌的细存。该试剂仅用于科研领域，不适用临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS005M0	Storage
	LB 冷冻冲缓液		100mL
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、在 1.5ml 培养物中加入适量 LB 冷冻冲缓液。
- 2、充分混匀，低温保存。
- 3、菌复苏时，用接种环刮拭冻结的培养物表面，接种于 LB 琼脂平板表面，37°C 培养过夜。

注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以免影响实验效果。
- 3、为了您的安全健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月。低温运输，4°C 保存。