

SB 固体培养基粉剂(Super Broth)

产品简介

Super Broth 培养基是简称 SB 培养基, 可以用于各种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。Super Broth 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、琼脂粉组成, 其酵母提取物浓度比常规 LB 培养基高 2 倍, 充分溶于无菌水, 加热并制成固体平板; 如果严格要求无菌, 经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS017M0	Storage
	Super Broth 固体培养基粉剂		1L
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、充分溶于无菌水, 加热使琼脂粉完全溶解, 并加入合适的抗菌素, 倾倒成固体平板。
- 2、如需无菌, 应溶解于蒸馏水或去离子水, 高压灭菌 20min, 待冷至 60~70°C 后, 加入并加入合适的抗菌素, 倾倒成固体平板。

注意事项

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月。