

TB 固体培养基粉剂(Terrific Broth)

产品简介

Terrific 肉汤又称 TB 培养基，可用于多种细菌培养，是分子生物学常规试剂。TB 固体培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油、磷酸盐、琼脂粉等组成，其胰蛋白胨和酵母提取物的浓度比常规 LB 培养基高，充分溶于无菌水，加热并制成固体平板；如果严格要求无菌，经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS020M0	Storage
试剂(A): TB 固体培养基粉剂	1L	RT
试剂(B): 甘油	1 瓶	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、试剂(A)、试剂(B)同时溶于无菌水至 1000ml，加热使琼脂粉充分溶解，并加入合适的抗菌素，倾倒成固体平板。
- 2、如需无菌，试剂(A)、试剂(B)同时溶解于蒸馏水或去离子水，高压灭菌 20min，待冷至 60~70°C 后，加入并加入合适的抗菌素，倾倒成固体平板。

注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24 个月。