

## YPD/YEPD 固体培养基粉剂

### 产品简介

YPD 培养基又称 YEPD 培养基，可用于多种细菌培养，主要用于酵母常规生长的复合培养基。YPD 固体培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖、琼脂粉等组成，其浓度比常规 LB 培养基高，溶于无菌水，加热使琼脂粉充分溶解，立即倾倒成平板；如果严格要求无菌，应经 7.5psi 高压灭菌 15min。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS023M0	Storage
	YPD/YEPD 固体培养基粉剂		1L
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、充分溶于无菌水，加热使琼脂粉完全溶解，并加入合适的抗菌素，倾倒成固体平板。
- 2、如需无菌，应溶解于蒸馏水或去离子水，最好加热溶解后，过滤除菌，并迅速制成固体平板；备选 7.5psi 高压灭菌 15min，待冷至 60~70℃后，加入并加入合适的抗菌素，倾倒成固体平板。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**24 个月。