

肉汤培养基(CM)

产品简介

肉汤培养基(CM)含有一般细菌生长繁殖所需要的最基本的营养物质,是最经典的细菌培养基之一,简称 CM 培养基,可以用于各种细菌培养。

肉汤培养基(CM)主要由 0.5%牛肉膏、1%蛋白胨、0.5%氯化钠等组成, pH值为 7.2~7.4,经 15psi 高压灭菌 20min,多用于细菌的培养。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS071M0	Storage
肉汤培养基(CM)	500ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、试验前,用接种环取少量实验菌体,接种于 4ml 或适量的肉汤培养基(CM)中,置于 37℃ 培养过夜。
- 3、第二天添加 4ml 新鲜的肉汤培养基(CM),充分混匀后,分装成 2 支,继续培养 5h。进行后续实验。

注意事项

- 1、注意无菌操作,尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月。低温运输, 4℃保存。