

## 通用细胞冻存液(无血清)

### 产品简介

随着实验室细胞培养的发展，除了原代培养之外，人工开发出来的细胞系的保存越来越重要，冷冻保存细胞系的优点如下：1、减少基因漂移；2、减缓细胞系的衰老；3、稳定表型；4、减少微生物污染及交叉污染机会等。细胞冷冻的原理在于尽可能降低细胞内的晶体形成，减少细胞内水凝固所形成的高浓度溶质对细胞造成的低温损伤，从提高细胞复苏时的存活率，细胞冻存的数量应保证复苏时低温保护剂获得 1:10 ~ 1:20 的稀释，稀释后的细胞浓度仍高于正常传代的细胞浓度为宜，这是因为当低温保护剂稀释 10 ~ 20 倍以后，该浓度一般不会对细胞造成毒性损伤。

通用细胞冻存液(无血清)主要由培养基、DMSO 等组成，不含血清，是一种经典的无菌冻存液，用于各种哺乳动物原代细胞、传代细胞系、杂交瘤细胞等的冻存。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

| 名称    | 编号           | ADS066CC0 | ADS066CC1 | Storage |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------|
|       | 通用细胞冻存液(无血清) |           | 50ml      | 100ml   |
| 使用说明书 |              | 1 份       |           |         |

### 自备材料

- 1、细胞计数器、细胞冻存管、超低温冰箱或液氮、超净工作台
- 2、胰蛋白酶消化液、完全培养基

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、培养细胞至对数生长晚期，显微镜观察其外观、形态、有无污染等，取状态良好的细胞进行冻存操作；如为贴壁生长细胞，用胰蛋白酶消化并用完全培养基终止消化，进行细胞计数；如为悬浮生长细胞，进行细胞计数。
- 2、500 ~ 1000g 离心 5min，弃上清。
- 3、加入适量的通用细胞冻存液，重悬细胞，使细胞浓度达到  $1 \sim 10 \times 10^6$ /ml，置于冻存管中，密闭、不要拧的太紧，避免弯曲变形。
- 4、一般遵循 1°C/min 的速率进行冷冻；亦可采用 4°C 20min，-20°C 30min，-70°C 过夜，最后置于液氮罐中长期存储。

### 注意事项

- 1、 注意在超净工作台内无菌操作， 尽量避免污染。
- 2、 初次使用融化后可在 4℃保存 1 个月， 但应减少反复冻融的次数， 以免失效。
- 3、 试剂开封后请尽快使用， 以防影响后续实验效果。
- 4、 杂交瘤细胞冻存时应定期复苏， 检查细胞的活性和分泌抗体的稳定性。
- 5、 为了您的安全和健康， 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 12 个月有效。低温运输， 4℃保存。

