

## Plank-Rychlo 脱钙液

### 产品简介

在组织切片过程中，一些组织内含有骨质或钙化灶时，含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片，这是因为钙和石蜡之间的密度不同，较难切出完整的切片；对含钙组织最好固定之后，再进行脱钙或二者同时进行，然后进行下游操作如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片，用于脱钙的试剂很多，脱钙剂包括有机酸、无机酸、乙二胺四乙酸(EDTA)以及电解法脱钙。

Plank-Rychlo 脱钙液主要由稀酸、氯化铵或氯化铝、甲酸等组成，其优点是：

①作用迅速，比 JYBL- I 时间更短，一般 24h 即可；②对组织的结构损害小；③脱钙完全；该脱钙液特别适用于日常病理科骨组织标本脱钙，但不宜用化学方法确定脱钙终点，对组织结构有一定损伤。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS003DD0	Storage
Plank-Rychlo 脱钙液	500ml	RT
使用说明书	1 份	

### 自备材料

- 1、蒸馏水或 PBS
- 2、加热装置或微波炉、脱钙专用容器(玻璃)

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、骨组织脱钙时，取材不易过厚，一般大约 3~5mm。
- 2、组织固定后，用蒸馏水或 PBS 清洗 3 次，每次 20min。
- 3、组织转移至 20~30 倍体积的 Plank-Rychlo 脱钙液中，脱钙 24h；如果想加快脱钙速度，可以置于 37°C 进行脱钙。
- 4、用蒸馏水冲洗数次。
- 5、常规脱水、包埋。

### 注意事项

- 1、骨组织脱钙前应充分固定，组织块尽量小。
- 2、骨组织脱钙应先固定后脱钙或脱钙固定同时进行，不应先脱钙后固定，以便减少组织的损伤程度。

- 3、厚度 5mm 的骨组织块脱钙时间一般脱钙 24 ~ 36h 即可。
- 4、适当加温能加快脱钙的速度，一般不应超过 37 ~ 40℃，温度过高容易使骨组织造成松散解体，尤其不可大于 60℃。
- 5、每隔一段时间检测一次脱钙程度。脱钙应彻底，防止脱钙不足或过度，脱钙过度会增加组织的损伤程度，影响染色结果。脱钙程度应控制在不影响切片的同时尽量缩短时间。
- 6、脱钙用具避免使用金属容器。
- 7、脱钙完成后用自来水彻底冲洗标本，以免影响染色。
- 8、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月。

### 附录

脱钙终点的测定(物理法)：采用针刺、手掐、钳夹等方法，当骨组织变软或针刺时没有阻力感即可终止脱钙；物理检测法会对组织结构有一定的损害，尽量避免用力过大或反复检测。