

JYBL-IV脱钙液

产品简介

在组织切片过程中，一些组织内含有骨质或钙化灶时，含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同，较难切出完整的切片。对含钙组织最好固定之后，再进行脱钙或二者同时进行，然后进行下游操作如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。用于脱钙的试剂很多，脱钙剂包括有机酸、无机酸、乙二胺四乙酸(EDTA)以及电解法脱钙。

JYBL-IV脱钙液主要由甲醛、甲酸等组成，不含强酸，特别适用于骨组织穿刺脱钙。其优点是：①37℃加热时迅速，2~3h 即可；②对组织的结构损害小；③脱钙完全。该脱钙液适用于骨组织穿刺样本的脱钙，可用化学方法确定脱钙终点。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS012DD0	ADS012DD1	Storage
	JYBL-IV脱钙液		500ml	5L
使用说明书		1 份		

自备材料

- 1、蒸馏水或 PBS
- 2、加热装置或微波炉、脱钙专用容器(玻璃)

操作步骤(仅供参考)

- 1、骨组织脱钙时，取材不宜过厚，一般大约 3~5mm。
- 2、组织固定后，用蒸馏水或 PBS 清洗 3 次，每次 20min。
- 3、组织转移至 20~30 倍体积的 JYBL-IV脱钙液中，37℃脱钙 2~3h；如果普通脱钙，应延长脱钙时间，一般 2~3 天即可。
- 4、用蒸馏水冲洗数次。
- 5、常规脱水、包埋。

注意事项

- 1、厚度 5mm 的骨组织块脱钙时间一般常规脱钙 2-3 天即可。
- 2、适当加温能加快脱钙的速度，一般不应超过 37~40℃，温度过高容易使骨组织造成松散解体，尤其不可大于 60℃。
- 3、脱钙应彻底，防止脱钙不足或过度。脱钙程度应控制在不影响组织切片的同时尽量缩短

脱钙时间，以免脱钙过长引起组织损害。

- 4、脱钙用具避免使用金属容器，尽量使用玻璃容器。
- 5、骨组织脱钙应先固定后脱钙或脱钙固定同时进行，不应先脱钙后固定，以便减少组织的损伤程度。
- 6、每隔一段时间检测一次脱钙程度，脱钙过度会增加组织的损伤程度，影响染色结果。
- 7、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。

附录

脱钙终点的测定(物理法)：采用针刺、手掐、钳夹等方法，当骨组织变软或针刺时没有阻力感即可终止脱钙；物理检测法会对组织结构有一定的损害，尽量避免用力过大或反复检测。