

D'Autoni 碘液

产品简介

D'Autoni 碘液是碘和碘化钾的水溶液，与 Lugol's 碘液相似，多用于粪便检查蠕虫卵、原虫的包囊和滋养体；D'Autoni 碘液中碘的有效含量为 1%，操作简单，可连续多天采样检查，提高检出率，但结果阴性不完全排除有寄生虫感染。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS017DM0	Storage
D'Autoni 碘液	100ml	RT 避光
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作或参考如下步骤。
- 2、滴 1 滴生理盐水与载玻片左半侧的中央，置 1 滴碘液与玻片右半侧的中央。
- 3、用小木棍或火柴杆挑起粪便约 2mg(火柴头大小)，加入生理盐水滴中，并加入相似量粪便到碘液滴中。混合粪便与液滴以形成悬液。
- 4、用盖玻片盖住液滴，操作时应首先盖好玻片，使之与玻片成一角度，然后接触液滴边缘，并轻轻放下盖玻片到玻片上，以避免气泡产生。
- 5、低倍镜检查，如需鉴定，在高倍镜下，以上下或横向移动方式检查，使全部盖玻片范围都能被检查到；当见到生物体或可疑物时，调至高倍镜以观察其细微的状态。

注意事项

- 1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、涂片过厚易致粪渣遮住虫体，过薄易存在空白区域。
- 3、应注意虫卵与粪便中的异物鉴别。
- 4、气温越接近体温，滋养体的活动越明显，必要时可略加温，一般在15min检查完毕。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月。