

沙黄/藏红T 水溶液(1%)

产品简介

沙黄/藏红 T 水溶液(2%)主要由沙黄、去离子水组成, 可用于布氏杆菌染色或其他用途。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	
	ADS094DM0	Storage
沙黄/藏红 T 水溶液(1%)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

自备材料

1、载玻片、盖玻片、酒精灯、光学显微镜

操作步骤(仅供参考)

- 1、涂片: 载玻片编号, 于载玻片中央滴加 2~3 滴沙黄/藏红 T 水溶液(1%), 加热至出现蒸汽, 约 0.5~1min。
- 2、加盖洁净的盖玻片, 轻轻按压制成压片。
- 3、光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项

- 1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
- 2、待检细菌培养时间会影响染色, 阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解, 都常呈阴性反应。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月。